

Type: Dunstabzugshaube DU3


Betriebsanleitung

1. Technische Daten:

	DU3/2	DU3/3
Spannung	: 230 V	230 V
Frequenz	: 50 Hz	50 Hz
Leistung	: 300 W	300 W
Saugleistung	: 20 m ³ /min.	20 m ³ /min.
Gewicht	: 38 kg	54 kg

2. Aufstellen und elektrischer Anschluß

Die Dunstabzugshauben werden mit mindestens 6mm Schrauben und 8mm Dübeln an eine solide Wand befestigt. Die Dunstabzugshauben Typ DU3/2 und DU3/3 sind serienmäßig mit einem Anschlußkabel mit einem Netzstecker ausgerüstet und für den Anschluß an eine Schukosteckdose vorgesehen.

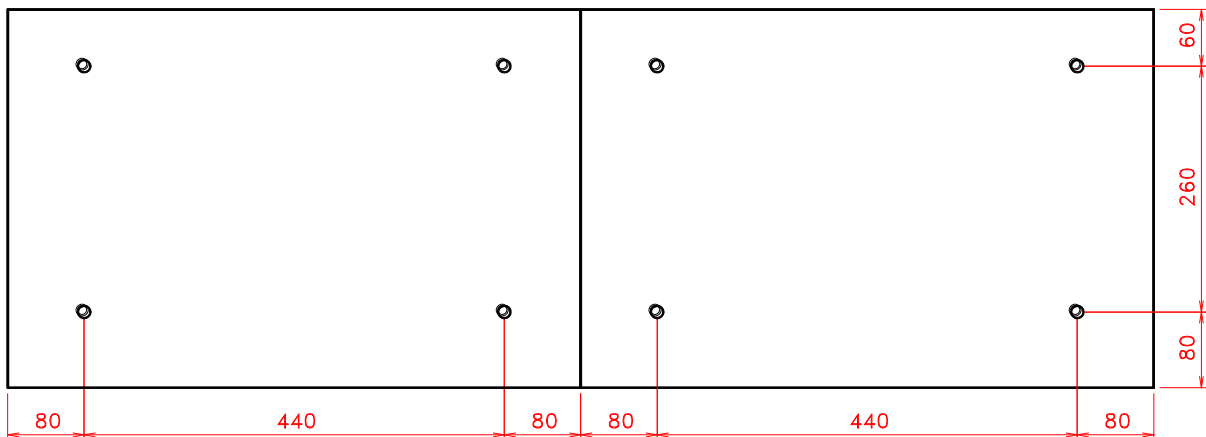

Lochmuster für DU3

Obiges Lochmuster ist für eine DU3/2 dargestellt. Für die DU3/3 wird das Lochmuster in gleicher Weise um ein Feld verlängert.

Die Ausblasöffnung ist mit handelsüblichen Metallrohren mit 140 mm Durchmesser zu verlängern. Der Durchmesser 140 mm sollte entlang der Verlängerung beibehalten werden und darf auf keinen Fall geringer werden. Um eine einwandfreie Funktion der Dunstabzugshaube zu gewährleisten, sollte das Abzugsrohr stets sauber gehalten werden.

Die Saugleistung wird über den eingebauten Drehzahlsteller geregelt. Direkt nach dem Einschalten ist hierbei die stärkste Saugleistung eingestellt, beim Weiterdrehen des Einstellrades wird diese entsprechend geringer.

3. Fettfilter

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Fettfilter ausgerüstet. Nach Bedarf kann dieser Fettfilter entnommen werden und mit einem Dampfstrahlgerät gereinigt werden. Hierzu ist das Prallblech herauszuheben und die Flügelmuttern am Motorkasten aufzuschrauben. Der Fettfilter kann dann entnommen werden.

4. Anschluß an einen Laborofen

Zum automatischen Betrieb wird die Dunstabzugshaube an die rückseitige Steckdose eines MIHM-VOGT Laborofens angeschlossen. Über die Programmierung zur Ansteuerung lesen Sie bitte in der entsprechend Betriebsanleitung des Laborofens nach.

Ist ein automatischer Betrieb der Dunstabzugshaube an mehreren Laboröfen gewünscht, so muß zwischen den einzelnen Öfen und der Dunstabzugshaube ein MIHM-VOGT Ofenadapter Typ OA2 (oder OA3, OA4, für 2, 3 oder 4 Öfen) geschaltet werden.

5. Wartung und Pflege

Für eine einwandfreie Funktion ist darauf zu achten, daß Motor und Ausblasstutzen frei von etwaigen Verschmutzungen sind. Ansonsten bedarf es bei der Dunstabzugshaube keiner besonderen Wartung.

MIHM-VOGT GmbH & Co.
Friedrich-List-Straße 8
D-76297 Stutensee-Blankenloch
07244/70871-0
07244/70871-20